

THOWING *Plasmodium berghei*

1. Diambil sampel (darah dalam vacuntainer) yang disimpan di N-liquid tank
2. Disuhu ruangan sampai sampel darah mencair
3. Diambil sampel dimasukkan pada falcon 15 mL
4. Disentrifuse 2000rpm selama 5 menit
5. Dibuang supernatannya
6. Pelet dicuci dengan 10 mL PBS atau 2% FBS dalam PBS
7. Disentrifuse 2000 rpm selama 10 menit
8. Dibuang supernatan
9. Diulangi prosedur 6-8 sebanyak 2x
10. Pelet ditambah 1mL medium komplet (RPMI +)
11. Diambil dengan spuit 1 mL
12. Disuntikkan pada mencit sebanyak 200 μ L

